


PROGRAMA NACIONAL PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE DETERMINADOS
SEROTIPOS DE *Salmonella* EN PAVOS DE REPRODUCCIÓN

TOMA DE MUESTRAS OFICIAL Y AUTOCONTROLES
PROCESADO DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO

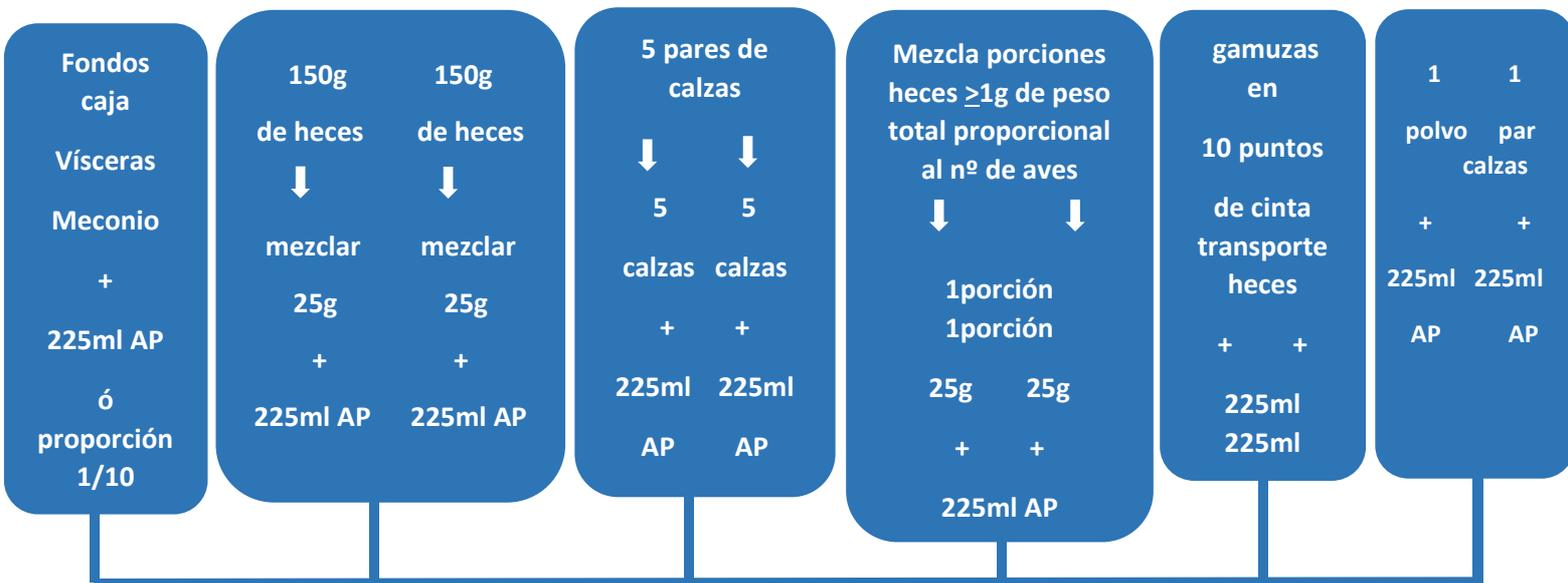

Incubación a $37 \pm 1^\circ\text{C}$ durante 18 ± 2 h

Enriquecimiento selectivo 0,1ml

Siembra en medios selectivos sólidos

Siembra en XLD

Siembra en 2º medio sólido selectivo

Incubación a $37 \pm 1^\circ\text{C}$ durante 24 ± 3 h

Una colonia característica y 4 más si es necesario

Inoculación sobre agar nutriente
Incubación a $37^\circ\text{C} \pm 1$ durante 24 ± 3 h

Confirmación bioquímica y serológica como *Salmonella* spp

Serotipado